



ELK Biotechnology

# 一步法ELISA试剂盒

## 一步法

操作时间：**1.5h**  
标准品稀释：**不需要**  
检测样本数：**96**  
(单独提供2条标准品板条)  
上样量：**50 $\mu$ L**

规格

**112T 全球独创**

VS

## 传统三步法

操作时间：**3.5h**  
标准品稀释：**需要**  
检测样本数：**最多88**  
上样量：**100 $\mu$ L**  
规格：**96T**

储藏温度和保质期为4 $^{\circ}$ C (6个月)、-20 $^{\circ}$ C(12个月)

## 优势对比 -

**更多检测样本数：至高 96**

单独提供2条标准品板条。

112T试剂盒可检测96个样本数，  
64T试剂盒可检测48个样本数。

**更少步骤：操作简单**

无需标准品稀释步骤。

减少操作误差，提高准确性。

**更少上样量：仅需50 $\mu$ L**

50 $\mu$ L上样量可在样本量有限的情况下  
进行更多测试。

**更省时：1.5h**


1.5h完成实验流程，加速科研进程。

## 操作步骤 -

操作时间

1.5小时

一步法实验

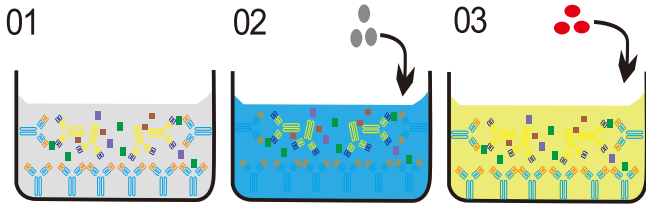

1. 试剂盒和样本室温平衡后，标准品孔每孔只需要加入标准品&样品稀释液50L，样品孔加入样品50uL，立即加入50uL稀释好的HRP酶标抗体工作液，37°C振荡孵育60分钟。

2. 弃去酶标板中的液体，每孔加入200L洗涤缓冲液，洗涤5次。拍干后，每孔加入90LL TMB，37°C孵育20min。

3. 每孔加入50uL终止液，450nm立即读数，计算结果。

## 一步法产品目录 -

Cat.NO.	产品名称	Cat.NO.	产品名称
ELK001ES	一步法人白介素6(IL6)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK044ES	一步法人生长分化因子15(GDF15)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK002ES	一步法人癌胚抗原(CEA)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK045ES	一步法人孕酮(PG)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK003ES	一步法人降钙素原(PCT)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK046ES	一步法小鼠孕酮(PG)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK004ES	一步法人抗缪勒管激素(AMH)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK047ES	一步法大鼠孕酮(PG)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK005ES	一步法人胱抑素(Cys-C)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK048ES	一步法人游离三碘甲状腺原氨酸(T3)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK006ES	一步法人生长激素(GH)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK049ES	一步法小鼠游离三碘甲状腺原氨酸(T3)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK007ES	一步法人脑钠素(BNP)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK050ES	一步法大鼠游离三碘甲状腺原氨酸(T3)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK008ES	一步法人可溶性生长刺激表达基因2蛋白(sST2)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK051ES	一步法人25-羟基维生素D(25-OH-D)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK009ES	一步法人骨钙素(OC)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK052ES	一步法小鼠25-羟基维生素D(25-OH-D)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK010ES	一步法人胃蛋白酶原(PGI)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK053ES	一步法大鼠25-羟基维生素D(25-OH-D)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK011ES	一步法人前列腺特异性抗原(PSA)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK054ES	一步法人甲状腺素(T4)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK012ES	一步法人C反应蛋白(CRP)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK055ES	一步法小鼠甲状腺素(T4)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK013ES	一步法人催乳素(PRL)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK056ES	一步法大鼠甲状腺素(T4)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK014ES	一步法人附睾蛋白4(HE4)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK057ES	一步法人心肌肌钙蛋白I(cTnI)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK015ES	一步法人肝素结合蛋白(HBP)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK058ES	一步法人脂蛋白a(Lpa)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK016ES	一步法人C-肽(CP)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK059ES	一步法人胰岛素样生长因子结合蛋白3(IGFBP3)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK017ES	一步法人铁蛋白(Fe)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK060ES	一步法人视黄醇结合蛋白(RBP)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK018ES	一步法小鼠铁蛋白(Fe)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK061ES	一步法人胃蛋白酶原(PGI)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK019ES	一步法人髓过氧化物酶(MPO)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK062ES	一步法人胰岛素样生长因子结合蛋白7(IGFBP7)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK020ES	一步法人雌二醇(E2)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK063ES	一步法小鼠胰岛素样生长因子结合蛋白7(IGFBP7)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK021ES	一步法小鼠雌二醇(E2)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK064ES	一步法大鼠胰岛素样生长因子结合蛋白7(IGFBP7)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK022ES	一步法大鼠雌二醇(E2)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK065ES	一步法人乳铁传递蛋白(LTF)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK023ES	一步法人膜联蛋白A1(ANXA1)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK066ES	一步法人转铁蛋白(TRF)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK024ES	一步法人肝配蛋白A1(EFNA1)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK067ES	一步法人干扰素γ(IFNγ)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK025ES	一步法人血管舒张剂激活蛋白(VASP)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK070ES	一步法人基质金属蛋白酶8(MMP8)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK026ES	一步法人癌胚抗原相关细胞粘分子1(CEACAM1)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK071ES	一步法人单核细胞趋化蛋白1(MCP1)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK027ES	一步法人血管内皮生长因子165(VEGF165)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK072ES	一步法人表皮生长因子受体(EGFR)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK028ES	一步法人脂联素(ADP)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK073ES	一步法人组织因子(TF)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK029ES	一步法小鼠脂联素(ADP)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK074ES	一步法人血管性血友病因子(vWF)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK030ES	一步法大鼠脂联素(ADP)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK076ES	一步法大鼠血管性血友病因子(vWF)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK031ES	一步法人促卵泡素(FSH)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK077ES	一步法人结合珠蛋白(Hp)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK032ES	一步法人干扰素γ诱导单核因子(MiG)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK078ES	一步法人表皮生长因子受体2(EGFR2)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK033ES	一步法人血管内皮生长因子A(VEGFA)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK079ES	一步法人胰岛素样生长因子结合蛋白1(IGFBP1)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK034ES	一步法人骨保护素(OPG)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK080ES	一步法人白介素5(IL5)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK035ES	一步法人氨基端前脑钠素(NT-ProBNP)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK081ES	一步法人血管内皮生长因子受体2(VEGFR2)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK036ES	一步法人前列腺特异性膜抗原(PSMA)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK082ES	一步法小鼠血管内皮生长因子受体2(VEGFR2)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK037ES	一步法人超敏C反应蛋白(Hs-CRP)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK083ES	一步法大鼠血管内皮生长因子受体2(VEGFR2)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK038ES	一步法人中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK084ES	一步法人细胞程序性死亡蛋白1配体1(PDL1)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK039ES	一步法人含NLR家族Pyrin域蛋白3(NLRP3)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK085ES	一步法人白介素8(IL8)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK040ES	一步法人脂蛋白关联磷脂酶A2(LpPLA2)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK086ES	一步法人组织金属蛋白酶抑制因子1(TIMP1)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK041ES	一步法人基质金属蛋白酶9(MMP9)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK087ES	一步法人白介素2受体α链(IL-2Ra/CD25)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK042ES	一步法人血清淀粉样蛋白A(SAA)酶联免疫吸附检测试剂盒	ELK088ES	一步法人血管内皮钙黏蛋白(VE-Cadherin)酶联免疫吸附检测试剂盒
ELK043ES	一步法人血管细胞粘分子1(VCAM1)酶联免疫吸附检测试剂盒		

科鹿（武汉）生物科技有限责任公司

武汉东湖新技术开发区高科园二路18号肿瘤免疫治疗产业基地4号楼 [www.elkbiotech.cn](http://www.elkbiotech.cn) +86-027-59760950 [elkbio@elkbiotech.com](mailto:elkbio@elkbiotech.com)